


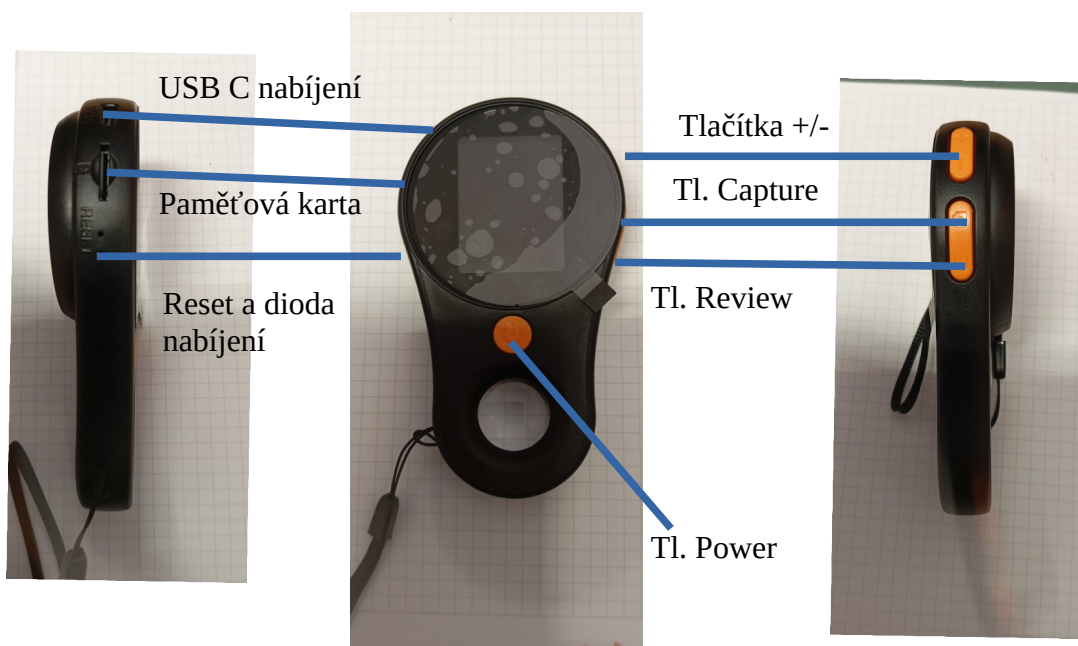

Funkce tlačítek:

Hlavní vypínač „Power“ – dlouhé stisknutí Zapnout/Vypnout
V přehrávacím módu krátké stisknutí Přehrát/ Pausa

Tlačítko Kontrola „Review“ (Kontrola/ Delete)

V prohlížečím režimu(běžné použití mikroskopu) krátké stisknutí přepne do prohlížení fotek, nahrávek a zpět

V přehrávacím režimu krátké stisknutí „Opustit přehrávání“

Když je zasunuta paměťová karta, po dlouhém stisknutí „nabídka formátování karty“.

V prohlížečím režimu dlouhým stiskem tlačítka nastavujete rok, datum a čas pomocí +/- a přepínáním krátkým stiskem Power.

Tlačítko zachytit nahrát „Capture“

V prohlížečím režimu krátké stisknutí vytvoří snímek displeje

V prohlížečím režimu dlouhé stisknutí začne nahrávat, krátké stisknutí ukončí nahrávání.

Nahrávání není možné bez vložení paměťové karty, focení ano. Paměťová karta není součástí balení.

V přehrávacím režimu krátké stisknutí, „ opustit přehrávání“

Tlačítko „Zoom“ +/-

V prohlížečím režimu krátké stisknutí přiblížit/oddálit

V prohlížečím režimu dlouhé stisknutí zvětšit/zmenšit osvětlení čočky (Postupné zapínání/vypínání osvětlení čočky, indikováno na displeji)

V přehrávacím režimu krátké stisknutí „další fotka/ předchozí fotka

Červená dioda postranně svítí při nabíjení, když je nabito, vypne se.

Zdířka „reset“ slouží v případě zamrznutí mikroskopu pro násilné vypnutí

Slot na kartu je určen pro paměťové karty TF s maximem 64GB paměti. Karta není součástí balení.

Zdířka pro nabíjení je pro nabíjecí kabel USB – C a pro propojení s PC.
Při plném nabití vydrží mikroskop cca 1,5 hod.

Použití:

Zařízení funguje ve třech režimech:

a) Prohlížecký režim Observation mode – režim použití mikroskopu (Lze používat i při nabíjení)

b) Přehrávací režim pro prohlížení fotek a nahrávek z paměťové karty Memory card reading mode (Lze používat i při nabíjení) Karta není součástí balení.

c) Prohlížecký režim při propojení s PC a ovládaný skrze program počítače, Computer Observation mode, kde vidíte obraz přímo na počítači.

a) Prohlížecký režim – použití mikroskopu Observation mode

Zapněte dlouhým stiskem tlačítka „Power“

Pokud je mikroskop propojen s PC např. při nabíjení zvolte Observation mode krátkým stiskem tlačítka Power. Použijte mikroskop pomocí tlačítek popsaných výše.

b) Přehrávací režim fotek a videí Memory card reading mode

Paměťovou kartu je třeba dokoupit TF card max 64GB.

Zapněte dlouhým stiskem tlačítka „Power“

Pokud je mikroskop propojen s PC např. při nabíjení zvolte pomocí +/- Memory card reading mode a potvrďte krátkým stiskem tlačítka Power. Nebo při již zapnutém mikroskopu zmáčkněte krátce tlačítko „Review“. Prohlížejte pomocí tlačítek popsaných výše. V tomto režimu při propojení s PC lze fotky a videa prohlížet rovněž na PC v závislosti na systému a nastavení PC.

c) Prohlížecký režim ovládaný přes PC – Computer Observation mode – režim použití mikroskopu ovládaného PC. V tomto režimu na mikroskopu funguje pouze tlačítko Vypnout/ Zapnout. Zařízení musí být propojeno z PC skrze USB port a nainstalován příslušný software.

Instalace programu pro mikroskop:

Pro Win 7/8 a nižší systémy stáhněte a nainstalujte AMCAP software.

Pro Win 10 systém můžete použít přímo instalovaný systém pro kameru v PC, ale musíte vypnout default kameru v laptopu a změnit nastavení kamery v defaultu.

Nebo stáhněte program Smart kamera pro váš systém z odkazu

www.inskam.com/download/camera.zip

Poté propojte mikroskop přes USB kabel a zapněte ho.

